

分析天平的使用规则

- 1、称量前接通电源预热30分钟或使天平始终与电源相通。
- 2、不用手直接接触称量瓶或样品，要借助镊子或适当的工具。
- 3、称量门不应开太大，只要能方便将容器或样品放入即可。
- 4、将试样放在托盘中心。禁止将手伸入称量室内，保证镊子足够长。
- 5、保持称量室和称量盘的干净，仅使用干净的容器称量。污垢和尘粒会使测量结果不准确。
- 6、将样品或试样放入称量室后，立刻关上称量室门。
- 7、尽可能快的读取数据。
- 8、当称量完成后，立刻将样品拿出关闭称量室门。